


Dividella

Pharma Packaging Technology

Die Dividella *NeoTOP 904*

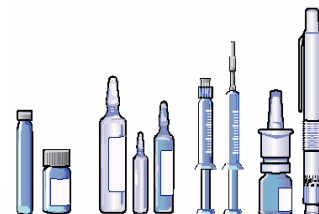

Formate:

min. 60 x 45 x 17
max. 150 x 150 x 32

Packgut:

Ampullen, Vials, Karpullen, Spritzen,
kleine Tuben usw.

Objektgrösse:

Vials 2 – 20 ml
Ampullen 1 – 30 ml
Andere Grössen sowie Spritzen auf Anfrage.

Leistung:

Bis 900 Objekte/Min. oder 90 Packungen/Min.

Packmittel:

Bedruckte oder unbedruckte flache Karton-
Zuschnitte zur Verformung zu
Klappdeckelschachteln. Flache Karton-Zuschnitte
für Stege.

Verwendungszweck:

Je nach Maschinenausrüstung werden Dividella-
NeoTOP Wellenteile, NeoTOP Trays oder NeoTOP
Schachteln einschliesslich integrierter Unterteilung
ab flachen Kartonzuschnitten vollautomatisch
aufgerichtet und zylindrische Objekte eingelegt.

Arbeitsweise:

Vollautomatisches Abpacken in Dividella
NeoTOP Klappdeckelschachteln mit
integrierten Stegen. Objekte werden ab
Kassette der Abpacklinie zugeführt.
Nach dem Aufrichten sowie Kleben eines
Packungszuschnittes zu einer
Klappdeckelschachtel werden aus einem flach
zugeführten Formzuschnitt Stege geformt und
mittels Heissleim in die aufgerichtete
Klappdeckelschachtel eingeklebt.
Anschliessend werden die Produkte eingelegt.
Am Ende der Linie wird der Schachteldeckel
geschlossen und mit Heissleim gesichert. Nach
dem Öffnen ist die Packung wieder
verschlussbar.

Zusatzaggregate:

Prospektbeilage ab Blatt,
Strichcodelesesystem für Packungen und
Prospekt, Produkt- und
Prospektanwesenheitskontrolle,
Farbprägesystem, Betriebsdatenerfassung,
Beileger für Prospektbuch, Etikettierer für
Deckelinnenseite, Lasercodieren

Formatwechsel:

10 – 45 Min (2 Personen) / Kein Werkzeug
erforderlich

Grösse:

ca. 9000 x 3300 x 2100 mm
(je nach Konfiguration)

